




MODE D'EMPLOI DES POCHEs DE PRELEVEMENT **WHIRL-PAK**[®]

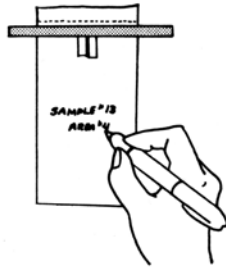

1. Inscire, le cas échéant, les informations relatives au prélèvement sur la poche.

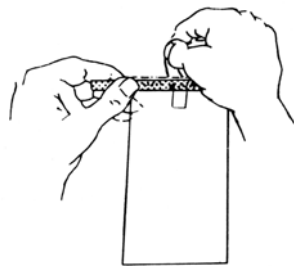


2. Déchirer la partie supérieure de la poche le long des perforations.

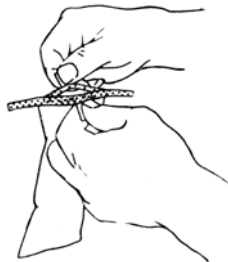


3. Ouvrir la poche à l'aide des tirettes de chaque côté. Il faut parfois tirer légèrement sur le bas de la poche pour l'aider à s'ouvrir complètement.



4. Placer le prélèvement, liquide ou solide, dans la poche. Laisser suffisamment d'espace en haut pour refermer ou mélanger si nécessaire.

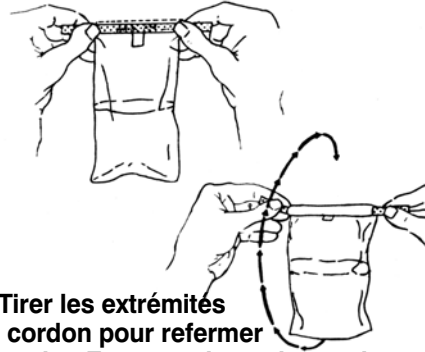

5. Tirer les extrémités du cordon pour refermer la poche. En tenant la poche par les extrémités du cordon, lui faire faire trois révolutions complètes pour obtenir une fermeture étanche. En faisant tourner la poche, vous obtiendrez la fermeture la plus serrée possible. Les poches de plus grande taille peuvent se refermer en "pliant" la languette, en serrant le plus possible.

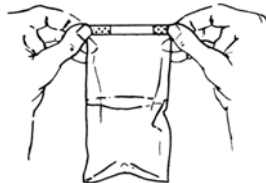

6. Replier les extrémités du cordon sur la poche pour compléter la fermeture.

Nasco

Fort Atkinson, Wisconsin — Modesto, California

800-558-9595

www.eNasco.com • E-mail info@eNasco.com

Newmarket, Ontario, Canada

800-668-0600

B01089WA-French
RV 4-06