




FOLHA DE INSTRUÇÕES PARA SACOS DE AMOSTRAS **WHIRL-PAK**

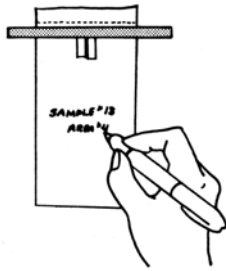


1. Etiquete o saco com informações da amostra se necessário.

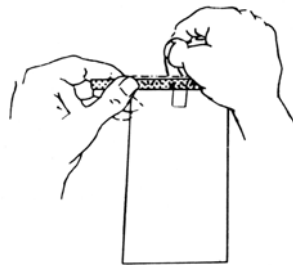


2. Rasgue a parte de cima do saco ao longo da perfuração.

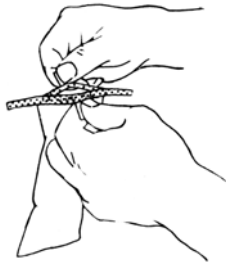


3. Use as guias dos lados para abrir o saco. Algumas vezes um pequeno puxão na parte de baixo do saco ajuda a abri-lo completamente.

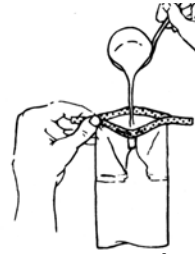

4. Coloque amostra líquida ou sólida no saco. Deixe espaço suficiente na parte superior para fechar ou misturar se for necessário.

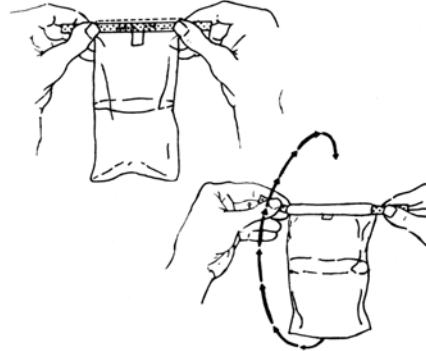

5. Puxe as pontas do fio para fechar o saco. Segurando o saco pelas pontas do fio, gire o saco três vezes para formar uma vedação à prova de vazamento. Girar o saco forma a melhor vedação. Sacos maiores podem ser fechados “dobrando” a guia da forma mais apertada possível.

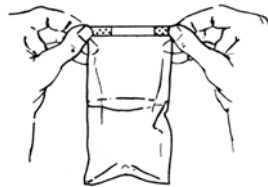

6. Dobre as pontas do fio sobre o saco para completar o fechamento.

Nasco

Fort Atkinson, Wisconsin — Modesto, California

800-558-9595

www.eNasco.com • E-mail info@eNasco.com

Newmarket, Ontario, Canada

800-668-0600

B01089WA-Portugese
RV 4-06